

高輝度LEDランプハウス LED-LH シリーズ

お手持ちの顕微鏡のハロゲン照明を高輝度LED照明へ変換することで、明るさ・分解能がアップ!

10年、20年... それ以前の顕微鏡でも現代によみがえらせます。

高輝度LEDランプハウス

LED-LH

価格 80,000円(税抜)



ランプハウス 210g

製品仕様 (p.8~p.11 掲載 LED-LHシリーズ 共通仕様)	
セット内容	高輝度LEDランプハウス、調光付き操作部、ACアダプター
操作部	電源ON/OFFスイッチ 調光ダイヤルにて光量調整可能
発光色	6,500 K
電源	DC12V 1.5A (ACアダプター付属) 消費電力:5W以下

※ 取付可能な顕微鏡仕様は、下記をご覧ください。

LED-LHに変更できる照明仕様について

◎ ニコン オプチフォトシリーズ (反射照明)

ニコン投光管EPI-Uについている12V50Wハロゲンランプハウスを、LEDランプハウスLED-LHへ交換できます。



ニコン投光管 EPI-U用 12V50Wハロゲンランプハウス



ニコン投光管 EPI-U用
12V50Wハロゲンランプハウス



高輝度LEDランプハウス LED-LH 取付イメージ



ニコン 12V50Wハロゲンランプハウス

変更後


下の写真のような形状のランプハウスもLED-LHへ交換可能です。

◎ ニコン 測定顕微鏡 MM-60 (MM-22/20型) (反射照明・透過照明)

ニコン測定顕微鏡MM-60の、反射照明部・透過照明部を、それぞれLEDランプハウスLED-LHへ交換できます。

メジャースコープ 20型

◎ 透過照明部:
既存ランプハウスを
外したところ

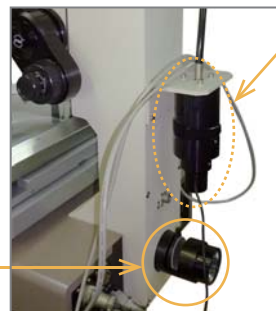

◎ 反射照明部:ランプハウスを外し
LED-LHを取り付けたところ



反射照明部

変更後

◎ オリンパス BHシリーズ投光管 BH2-UMA (反射照明)

オリンパス顕微鏡BHシリーズの投光管BH2-UMAについている12V 50W ハロゲンランプハウスを、LEDランプハウスLED-LHへ交換できます。

オリンパス
投光管BH2-UMA用
12V50Wハロゲンランプハウス



オリンパス投光管BH2-UMA用
12V50Wハロゲンランプハウス



高輝度LEDランプハウス LED-LH 取付イメージ

変更後